

Sehr geehrte Frau Apothekerin, sehr geehrter Herr Apotheker,

mit dem CannaFix-ID® THC/CBD Schnelltest-Set sind Sie in der Lage, die Identitätsprüfung von Cannabisblüten und -Extrakten einfach, schnell und flexibel in der Apotheke durchzuführen.


Unter www.saxonia-diagnostics.de finden Sie neben den Validierungsunterlagen auch Arbeitshilfen und Dokumentationsvorlagen. So können Sie den Einsatz unserer Produkte als ApBetrO-konforme Alternative mit Ihrem Pharmazierat oder Amtsapotheker besprechen.

Herzliche Grüße aus Sachsen

Michael Pfeffer


Geschäftsführer

Saxonia Diagnostics GmbH

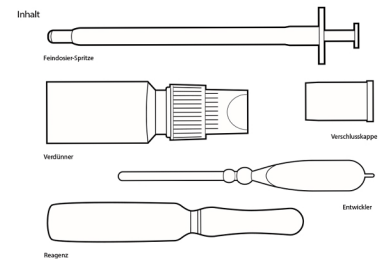


So gehen Sie vor:


- 1 Probenvorbereitung
- Flasche mit Verdünner öffnen
 - Zugabe der zu prüfenden Rezeptur:
0,1 ml Cannabisextrakt
15 mg Cannabisblüte

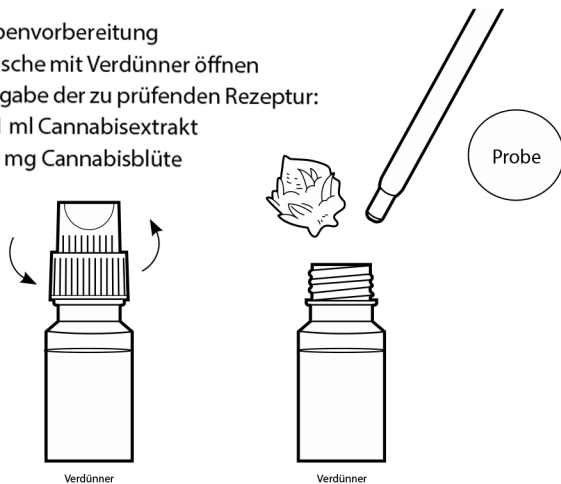

- 2 Nachweis von CBD
- Flasche mit Verdünner verschließen, kräftig schütteln und für ca. 5 Minuten ruhen lassen
 - Ergebnis mit Farbskala beurteilen

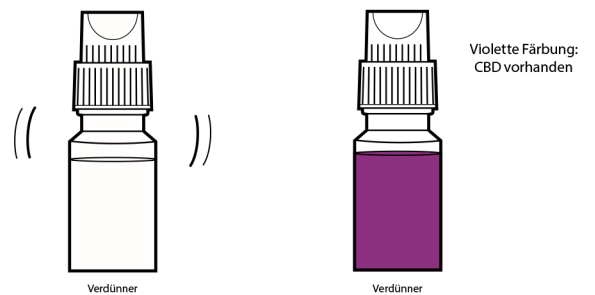

- 3 Nachweis von THC
- Ampulle mit Reagenz öffnen
 - Zugabe von 10 Tropfen aus Flasche mit Verdünner
 - Zugabe des Entwicklers (5 Tropfen)
 - Mit Kappe verschließen und schütteln
 - Ergebnis mit Farbskala beurteilen

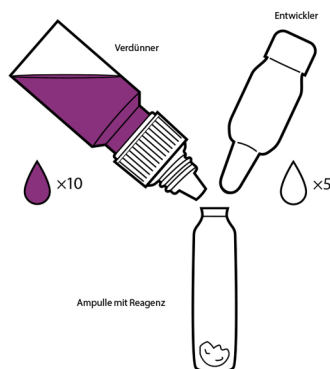

- 4 Ergebnis ablesen

Farbskala	Verdünner	Reagenz
Kein THC/CBD	○	○
THC	○	●
CBD	●	●
THC & CBD	●	●