Kurzbericht Validierung

(VR-21-082-V1)

Identität von THC und CBD in

Vayamed 25/1 (THC 25 mg/ml; CBD ≤ 1 mg/ml)

Mittels

CannaFix-ID® THC/CBD Schnelltest-Set

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	. 2
2	Akzeptanzkriterien und Prüfparameter	. 2
3	Methode	. 4
4	Ergebnisse	. 5
5	Rewertung	5



1 Zusammenfassung

Dieser Validierungsbericht beschreibt die Validierung einer Identitätsmethode zur Identifizierung von Δ^9 -THC in Vayamed 25/1 (THC 25 mg/ml; CBD \leq 1 mg/ml) (Cannabisextrakt mit 25 mg/ml Δ^9 -THC und \leq 1 mg/ml CBD) gemäß ICH Q2(R1). Die Analysenmethode wurde im Labor von Wessling Münster validiert. Ziel der Validierung war der Nachweis über die Eignung des CannaFIX-ID® THC/CBD-Schnelltests zur Identifizierung von THC in Vayamed 25/1 (THC 25 mg/ml; CBD \leq 1 mg/ml und Evaluierung der Nachweisgrenze von CBD. Der verwendete Cannabisextrakt ist in MCT-Öl eingestellt. Beim Testsystem handelt es sich um einen 2-stufigen Farbtest, welcher die strukturellen Unterschiede von Δ^9 -THC und CBD ausnutzt.

2 Akzeptanzkriterien und Prüfparameter

Tabelle 1: Übersicht: Studienumfang, Prüfparameter und Akzeptanzkriterien

Parameter	Beschreibung und Erwartungswerte	Azeptanzkriterien
	Probe: THC25:CBD ≤ 1	<u>Probe: THC25:CBD ≤ 1 (n = 3)</u>
	Stufe 1: Keine Farbe → Identität CBD: Negativ	Identität CBD: Negativ
	Stufe 2: Bei deutlichem Unterschied zwischen der Farbe der Probe und	Identität THC: Positiv
	der Farbe der CBD-Referenz → Identität THC: Positiv	
	CBD-Referenz: CBD 5 mg/ml (in 2-Propanol)	CBD-Referenz (n = 1)
	Stufe 1:Violette Farbe → Identität CBD: Positiv	Identität CBD: Positiv
	Stufe 2: Farbe dient als Referenz zur Beurteilung der Probe, der Spike-	Identitat CDD. I Ositiv
	Proben und der THC-Referenz.	
	THC-Referenz: THC 25 mg/ml (in 2-Propanol)	THC-Referenz (n = 1)
	Stufe 1:Keine Farbe → Identität CBD: Negativ	Identität CBD: Negativ
	Stufe 2: Bei deutlichem Unterschied zwischen der Farbe der Probe und	Identität THC: Positiv
	der Farbe der CBD-Referenz → Identität THC: Positiv	
Eignungsprüfung der	MCT-THC-Spike: THC 25 mg/ml	MCT-THC-Spike (n = 3):
Methode:	Stufe 1:Keine Farbe → Identität CBD: Negativ	Identität CBD: Negativ
Identität, Δ^9 -THC /	Stufe 2: Bei deutlichem Unterschied zwischen der Farbe der Probe und	Identität THC: Positiv
CBD	der Farbe der CBD-Referenz → Identität THC: Positiv	
	Spike-Proben (+ CBD)	
	Probe THC25:CBD ≤ 1+ 0 mg/ml CBD (Σ ≤ 1 mg/ml CBD)	Spike-Proben (+ CBD) je n = 1
	Probe THC25:CBD \leq 1+ 1 mg/ml CBD ($\Sigma \leq$ 2 mg/ml CBD)	Identität CBD: Negativ/Positiv 1)
	Probe THC25:CBD \leq 1+ 2 mg/ml CBD ($\Sigma \leq$ 3 mg/ml CBD)	Identität THC: Positiv
	Probe THC25:CBD ≤ 1+ 3 mg/ml CBD (Σ ≤ 4 mg/ml CBD)	
	Probe THC25:CBD ≤ 1+ 4 mg/ml CBD (Σ ≤ 5 mg/ml CBD)	1) Evaluierung der
		Nachweisgrenze von CBD.
	Stufe 1: keine Farbe → Identität CBD: Negativ 1)	
	Stufe 1: violette Farbe → Identität CBD: Positiv 1)	
	Stufe 2: Bei deutlichem Unterschied zwischen der Farbe der Spike-Probe	
	und der Farbe der CBD-Referenz → Identität THC: Positiv	
	1) Es ist die Konzentration an CBD zu evaluieren, ab welcher die Identität	
	von CBD nachweisbar ist.	



Parameter	Beschreibung und Erwartungswerte	Azeptanzkriterien			
	Reagenzien-Blank	Reagenzien-Blank (je n = 1)			
Spezifität der	Verdünner wird mit Farbreagenz gemischt und entwickelt.	Identität CBD: Negativ			
Methode	MCT-Blank	Identität THC: Negativ			
	MCT-Öl ohne CBD/THC) wird mit Verdünner (Stufe 1) und Farbreagenz	MCT-Blank			
	(Stufe 2) geprüft.	Identität CBD: Negativ			
	(State 2) geptati.	Identität THC: Negativ			
Robustheit	Probe: THC25:CBD ≤ 1 Die Probenmenge ist zu variieren (Normal: 100 μl). Kleinere Probenmenge (75 μl) Größere Probenmenge (125 μl)	Probe: THC25:CBD ≤ 1 (je n = 1) Identität CBD: Negativ Identität THC: Positiv			
Ende der Tabelle 1.					



3 Methode

Die Prüfungen werden bei Raumtemperatur (15 – 25 $^{\circ}$ C) durchgeführt, d.h. Proben und Reagenzien haben Raumtemperatur. Die Prüfungen sind gemäß der dem Schnelltest-Set beiliegenden Anleitung vorgenommen.

Tabelle 2: Untersuchungslösungen für die Eignungsprüfung der Methode

Probe Vayamed 25/1 1)		Spike-Proben (+ CBD)	MCT-THC- Spike	CBD Referenz	THC- Referenz
Δ^9 -THC -Gehalt	THC -Gehalt 25 mg/ml		25 mg/ml	0 mg/ml	25 mg/ml
CBD-Gehalt	BD-Gehalt ≤ 1 mg/ml		0 mg/ml	5 mg/ml	0 mg/ml
Probenvolumen	100 µl	≤ 5 mg/ml 100 µl Probe ¹⁾ je 100 µl CBD-Ref-0 bis - 4	100 µl THC- Stock 100 µl MCT-Öl	100 µl CBD-Ref-5	100 µl THC- Stock
Verdünner	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml
Anzahl	n = 3	je n =1	je n =3	n = 1	n = 1

¹⁾ Vayamed 25/1 (THC 25 mg/ml; CBD ≤ 1 mg/ml)

Tabelle 3: Untersuchungslösungen für Prüfung der Selektivität

Probe	Reagenzien- Blank	MCT-Blank (Trägeröl)
Δ^9 -THC -Gehalt	0 mg/ml	0 mg/ml
CBD-Gehalt	0 mg/ml	0 mg/ml
Probenvolumen	-	100 µl
Verdünner	2 ml	2 ml
Anzahl	n = 1	n =1

Es ist denkbar, dass in Praxis die Probenmenge etwas variiert. Die nachfolgenden Experimente wurden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Methode für diese Variation robust genug ist.

Tabelle 4: Methoden-Robustheit (Probenvolumen)

Probe	Vayamed 25/1 (THC 25 mg/ml; CBD ≤ 1 mg/ml)	Vayamed 25/1 (THC 25 mg/ml; CBD ≤ 1 mg/ml)
Δ9-THC -Gehalt	25 mg/ml	25 mg/ml
CBD-Gehalt	≤ 1 mg/ml	≤ 1 mg/ml
Probenvolumen	75 µl	125 µl
Verdünner	2 ml	2 ml
Anzahl	n = 1	n = 1




4 Ergebnisse

Die Validierungsergebnisse werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 5: Ergebnisse der Validierungsexperimente

Reagenzien-Blank							
	Ergebnis:	CBD: neg	ativ	THC: negativ	Validierung: bestanden		
Matrix-Blank:							
	Ergebnis:	CBD: neg	ativ	THC: negativ	Validierung: bestanden		
CBD-Referenz							
	Ergebnis:	CBD: posi	itiv	THC: negativ	Validierung: bestanden		
THC-Referenz	-	•		<u> </u>	<u>-</u>		
	Ergebnis:	CBD: neg	ativ	THC: positiv	Validierung: bestanden		
MCT-THC-Spike					-		
	Ergebnis:	CBD: neg	ativ		Validierung: bestanden		
MCT-THC-Spike							
	Ergebnis:			THC: positiv	Validierung: bestanden		
Probe: Vayamed 2	25/1						
Validierung: VP-21-082-V1 Validierung: VP-21							
Vayamed 25/1 (THC 25 mg/ml; CBD ≤ 1 mg/ml) Akzeptanzkriterien:	(THC 25 mg/ml; CBD ≤ 1 mg/ml) (THC 25 mg/ml; CBD ≤ 1 mg/ml)		Vayamed 25I1 (THC 25 mg/ml; CBD ≤ 1 mg/ml)				

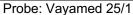



Ergebnis:		THC: positiv	Validierung: bestanden
Spike-Proben (Vayamed 25/			
Ergebnis:	CBD: ab Stufe ≤ 5 mg/ml		Validierung: bestanden
Spike-Proben (Vayamed 25/	1 + CBD):		
Ergebnis:		THC: positiv	Validierung: bestanden
Robustness: Vayamed 25/1			
Ergebnis:	CBD: < 5 mg/ml		Validierung: bestanden
Robustness: Vayamed 25/1			
Ergebnis:		THC: positiv	Validierung: bestanden
Ende der Tabelle 5.			

5 Bewertung

Der geprüfte CannaFIX-ID® THC/CBD Test ist zur Identifizierung von Δ^9 -THC in Vayamed 25/1 (THC 25 mg/ml; CBD \leq 1 mg/ml) vollumfänglich geeignet. Die Prüfung der Abwesenheit von CBD wird durch die Eigenfarbe des Cannabisextraktes, welche die Lösung in der Verdünnerflasche grünlich/bräunlich färbt,

Saxonia Diagnostics GmbH Praterschütz 5 01683 Nossen



erschwert. Die Evaluierungsexperimenten für den CBD-Nachweis haben ergeben, dass eine Identifikation ab ca. 5 mg/ml in dem geprüften Produkt möglich wäre bzw., dass das Produkt ca. < 5 mg/ml CDB enthält. Eine Prüfung auf Abwesenheit auf CBD ist also nicht möglich, da die Produkteigenfärbung dies bei niedrigeren CBD-Konzentrationen verhindert.

Der Nachweis von THC in Δ^9 -THC-haltigen Proben (Vayamed 25/1 (THC 25 mg/ml; CBD \leq 1 mg/ml), Probe + CBD, THC-Spike, Robustness) gelingt einfach, sicher und schnell. Die tief-violette Farbe der entwickelten Ampullen ist absolut eindeutig für die Identifizierung von THC.

Es wurden alle Akzeptanzkriterien des Validierungsplanes eingehalten. Das Verfahren ist für Vayamed 25/1 (THC 25 mg/ml; CBD ≤ 1 mg/ml) validiert.