

# CannaFix-ID®


## THC/CBD Schnelltest-Set

### Durchführung:

1

#### Probenvorbereitung


- Flasche mit Verdünner öffnen
- Zugabe der zu prüfenden Rezeptur:  
Cannabisextrakt: 0,1 ml  
Cannabisblüte: 15 mg

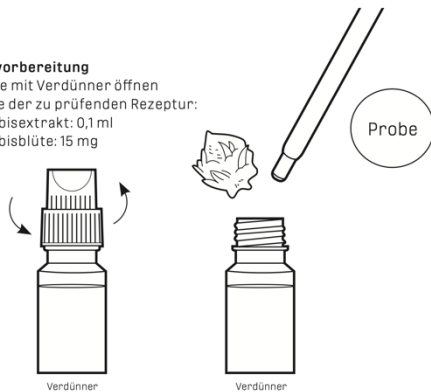

2

#### Nachweis von CBD


- Flasche mit Verdünner verschließen, kräftig schütteln und für ca. 5 Minuten ruhen lassen
- Ergebnis mit Farbskala beurteilen

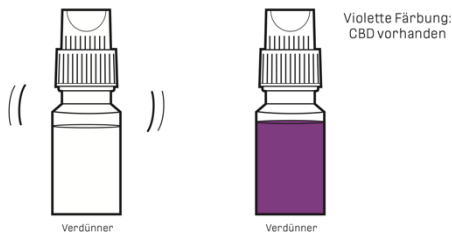

3

#### Nachweis von THC

- Phiole mit Reagenz öffnen
- Zugabe von 10 Tropfen des Verdünners
- Zugabe von 5 Tropfen des Entwicklers
- Verschließen und schütteln
- Ergebnis mittels Farbskala beurteilen

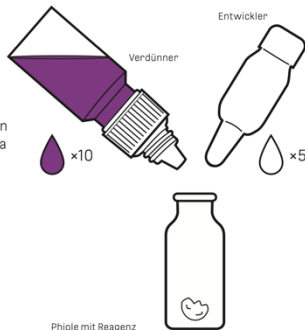

### Auswertung:

4


#### Ergebnis ablesen

	Verdünner	Reagenz
KEIN THC/CBD	○	○
THC	○	●
CBD	●	●
THC & CBD	●	●

#### CBD/THC-Farbskala

Dieser 2-stufige Farbttest nutzt die strukturellen Unterschiede von  $\Delta^9$ -THC und CBD aus. In der ersten Stufe wird bei Anwesenheit von CBD eine violette Farbe angezeigt. Die in der zweiten Stufe gebildeten Farben sind Kupplungsprodukte und abhängig von  $\Delta^9$ -THC sowie CBD. Die Intensität der Farben kann je nach Ausgangsprobe und THC/CBD-Gehalt stärker oder schwächer ausfallen.

#### Inhalt

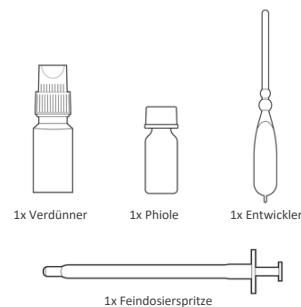

#### Hinweise zur Lagerung

Einige Reagenzien sind lichtempfindlich. Bewahren Sie daher die Reagenzien bei Raumtemperatur an einem dunklen Ort auf.



Video: Durchführung



Validierungsübersicht

Saxonia Diagnostics GmbH  
Praterschütz 5  
D-01683 Nossen  
www.saxonia-diagnostics.de

#### GEFAHR



Entsorgen Sie die Prüfsubstanzen gemäß den Vorschriften für die Entsorgung von nicht chlorierten, organischen Lösungen bzw. gemäß den Vorschriften für ätzenden, chemischen Abfall.

#### Sicherheitshinweise

- P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

#### Hinweis zur sicheren Handhabung

Verdünner  
2 ml Kaliumhydroxid, 99% (KOH, CAS-Nr. 1310-58-3)  
in Isopropanol [CH<sub>3</sub>]<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH, CAS-Nr. 67-63-0]

#### Gefahrenhinweise

- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.