

Kurzbericht Validierung

(VR-21-060-V1)

Identität von THC und CBD in

CannabiStada® Extrakt THC1/CBD25

Mittels

CannaFix-ID® THC/CBD Schnelltest-Set

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenrassung	. 2
2	Akzeptanzkriterien und Prüfparameter	. 2
3	Methode	. 3
4	Ergebnisse	. 5
5	Bewertung	. 6



1 Zusammenfassung

Dieser Kurzbericht beschreibt die Validierung einer Identitätsmethode zur Identifizierung von Cannabidiol (CBD) in CannabiStada® Extrakt THC1/CBD25 (Cannabisextrakt mit 1 mg/ml Δ^9 -THC und 25 mg/ml CBD) gemäß ICH Q2(R1). Ziel der Validierung ist der Nachweis über die Eignung des CannaFix-ID® THC/CBD-Schnelltests zur Identifizierung von CBD in CannabiStada® Extrakt THC1/CBD25 und die Evaluierung der Nachweisgrenze von Δ^9 THC. Der verwendete Cannabisextrakt ist in MCT-ÖI eingestellt. Beim Testsystem handelt es sich um einen 2-stufigen Farbtest, welcher die strukturellen Unterschiede von Δ^9 -THC und CBD ausnutzt. Zur Evaluierung der Konzentration, ab welcher eine sichere Identifizierung von THC möglich ist, wurden bei der Validierung Spiking-Experimente durchgeführt, in welchen der Probe (CannabiStada® Extrakt THC1/CBD25) Δ^9 -THC in 1 mg/ml-Schritten zugesetzt wurde.

2 Akzeptanzkriterien und Prüfparameter

Tabelle 1: Übersicht: Studienumfang, Prüfparameter und Akzeptanzkriterien

	Beschreibung und Erwartungswerte	Akzeptanzkriterien
	Probe: THC1:CBD25	<u>Probe: THC1:CBD25 (n = 3)</u>
	Stufe 1: Violette Farbe → Identität CBD: Positiv	Identität CBD: Positiv
	Stufe 2: Bei deutlichem Unterschied zwischen der Farbe der Probe und	
	der Farbe der CBD-Referenz → Identität THC: Positiv	
	CBD-Referenz: CBD 25 mg/ml (in 2-Propanol)	CBD-Referenz (n = 1)
	Stufe 1: Violette Farbe → Identität CBD: Positiv	Identität CBD: Positiv
	Stufe 2: Farbe dient als Referenz zur Beurteilung der Probe, der Spike-	
	Proben und der THC-Referenz.	
	THC-Spike-MCT-ÖI	THC-Spike-MCT-Öl (je n = 1)
	1 mg/ml Δ^9 -THC	Identität CBD: Negativ
	2 mg/ml Δ ⁹ -THC	Identität THC: Positiv 1)
	3 mg/ml Δ ⁹ -THC	
Eignungsprüfung der	4 mg/ml Δ ⁹ -THC	
	5 mg/ml Δ ⁹ -THC	
Methode:	Es ist die Konzentration an Δ^9 -THC zu evaluieren, ab welcher die Identität	
Identität, ∆9-THC /	von Δ^9 -THC nachweisbar ist.	
CBD		
	Stufe 1: Keine Farbe → Identität CBD: Negativ	
	Stufe 2: Bei deutlichem Unterschied zwischen der Farbe der Probe und	
	der Farbe der CBD-Referenz → Identität THC: Positiv	
	Spike-Proben (+ THC)	Spike-Proben (+ THC)
	Probe THC1:CBD25 + 1 mg/ml Δ^9 -THC (Σ 2 mg/ml Δ^9 -THC)	Identität CBD: Negativ
	Probe THC1:CBD25 + 2 mg/ml Δ^9 -THC (Σ 3 mg/ml Δ^9 -THC)	Identität THC: Positiv 1)
	Probe THC1:CBD25 + 3 mg/ml Δ^9 -THC (Σ 4 mg/ml Δ^9 -THC)	
	Probe THC1:CBD25 + 4 mg/ml Δ^9 -THC (Σ 5 mg/ml Δ^9 -THC)	
	Es ist die Konzentration an Δ^9 -THC zu evaluieren, ab welcher die Identität	
	von Δ^9 -THC nachweisbar ist.	
	Stufe 1: Keine Farbe → Identität CBD: Positiv	
	Stufe 2: Bei deutlichem Unterschied zwischen der Farbe der Probe und	1) Evaluierung der
	der Farbe der CBD-Referenz → Identität THC: Positiv	Nachweisgrenze.



Parameter	Beschreibung und Erwartungswerte	Akzeptanzkriterien	
Spezifität der Methode	Reagenzien-Blank Verdünner wird mit Farbreagenz gemischt und entwickelt. MCT-Blank MCT-Öl ohne CBD/THC) wird mit Verdünner (Stufe 1) und Farbreagenz (Stufe 2) geprüft.	Reagenzien-Blank (je n = 1) Identität CBD: NegativIdentität THC Negativ MCT-Blank Identität CBD: Negativ Identität THC: Negativ	
Robustheit	Probe: THC1:CBD25 Die Probenmenge ist zu variieren (Normal: 100 μl). Kleinere Probenmenge (75 μl) Größere Probenmenge (125 μl)	Probe: THC1:CBD25 (je n = 1) Identität CBD: Positiv	
Ende der Tabelle 2.			

3 Methode

Die Prüfungen werden bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) durchgeführt, d.h. Proben und Reagenzien haben Raumtemperatur. Die Prüfungen sind gemäß der dem Schnelltest-Set beiliegenden Anleitung vorgenommen.

Tabelle 2: Untersuchungslösungen für die Eignungsprüfung der Methode

Probe	CannabiStada [®] Extrakt THC1/CBD25	THC-Spike- MCT-Öl	THC-Spike- Proben	CBD Referenz	
		1 mg/ml	1 mg/ml		
		2 mg/ml	2 mg/ml		
∆9-THC -Gehalt	1 mg/ml	3 mg/ml	3 mg/ml	0 mg/ml	
		4 mg/ml	4 mg/ml		
		5 mg/ml	5 mg/ml		
CBD-Gehalt	25 mg/ml	je 0 mg/ml	je 25 mg/ml	25 mg/ml	
Probenvolumen	100 μΙ	100 µl MCT-Öl 100 µl THC-Ref	100 µl Probe ¹⁾ 100 µl THC-Ref	100 μΙ	
Verdünner	2 ml	2 ml	2 ml	2 ml	
Anzahl	n = 3	je n =1	je n =1	n = 1	
1) CannabiStada® Extrakt THC1/CBD25					

Tabelle 3: Untersuchungslösungen für Prüfung der Selektivität

Probe	Reagenzien- Blank	MCT-Blank (Trägeröl)	
Δ9-THC -Gehalt	0 mg/ml	0 mg/ml	
CBD-Gehalt	0 mg/ml	0 mg/ml	
Probenvolumen	-	100 µl	
Verdünner	2 ml	2 ml	
Anzahl	n = 1	n =1	



Es ist denkbar, dass in Praxis die Probenmenge etwas variiert. Die nachfolgenden Experimente wurden durchgeführten, um sicherzustellen, dass die Methode für diese Variation robust genug ist.

Tabelle 4: Methoden-Robustheit (Probenvolumen)

Probe	CannabiStada [®] Extrakt THC1/CBD25	CannabiStada [®] Extrakt THC1/CBD25	
Δ^9 -THC -Gehalt	1 mg/ml 1 mg/ml		
CBD-Gehalt	25 mg/ml	25 mg/ml	
Probenvolumen	75 µl	125 µl	
Verdünner	2 ml	2 ml	
Anzahl	n = 1	n = 1	



4 Ergebnisse

Die Validierungsergebnisse werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 5: Ergebnisse der Validierungsexperimente

3		3 1		
Reagenzien-Blank				
Ergebnis:	CBD: negativ		THC: negativ	Validierung: bestanden
Matrix-Blank				
Ergebnis:	CBD: negativ		THC: negativ	Validierung: bestanden
CBD-Referenz				
Ergebnis:	CBD: positiv		THC: negativ	Validierung: bestanden
THC-Spike-MCT-Öl			<u> </u>	
Ergebnis:	CBD: negativ			Validierung: bestanden
THC-Spike-MCT-Öl	obbi nogativ			randiciang. Sociamach
Ergebnis:			THC: positiv (boi allon	Validiarung: bestanden
Ergebnis.			THC: positiv (bei allen Konzentrationen von	Validierung: bestanden
			1 mg/ml bis 5 mg/ml)	
THE Childs Droken			Trig/iii bis 5 mg/iii)	
THC-Spike-Proben	ODD			Marker and hardened a
Ergebnis:	CBD: positiv			Validierung: bestanden
THC-Spike-Proben				
Ergebnis:		T	HC: ab 3 mg/ml positiv	Validierung: bestanden
Validierung: VP-21-060-V1 CannabiStada® Extrakt THC Probe: CannabiStada® Extra	rakt THC1/CBD			idierung: VP-21-060-V1 unnabiStada® Extrakt THC1ICBD25
Ergebnis:	CBD: positiv			Validierung: bestanden
Validierung: VP-21-060-V1		Validierung:	VP-21-060-V1	Validierung: VP-21-060-V1
		CannabiSta	da® Extrakt THC1/CBD25	CannabiStada® Extrakt THC.tic
CannabiStada® Extrakt THC1/CBD25				
Ergebnis:			THC: negativ	Validierung: bestanden
Robustness: CannabiStada	® Extrakt THC	1/CBD25	<u> </u>	<u>. </u>
	CBD: positiv			Validierung: bestanden
Robustness: CannabiStada		1/CBD25	<u> </u>	1 - andio. arig. bootaridon
Ergebnis:	Extract 1110	., 00020	THC: negativ	Validierung: bestanden
Ende der Tabelle 5.	l		TTO. Hegativ	validiciting. Destanden
code decladelle 3				

Saxonia Diagnostics GmbH Praterschütz 5 01683 Nossen



5 Bewertung

Der geprüfte CannaFix-ID® THC/CBD Test ist zur Identifizierung von CBD in CannabiStada® Extrakt THC1/CBD25 sicher geeignet. Die Spiking-Experimente haben gezeigt, dass bei einer CBD-Konzentration von 25mg/ml eine Identifizierung von Δ^9 -THC ab einer Konzentration von 3mg/ml möglich ist. Also bei einem Konzentrationsverhältnis von einem Teil Δ^9 -THC zu ca. acht Teilen CBD. Liegt Δ^9 -THC in MCT-Öl alleine vor, dann war eine Identifizierung von Δ^9 -THC ab der kleinsten Konzentration von 1mg/ml sicher möglich. Das Testverfahren hat sich in der Validierung als einfach in der Handhabung, schnell und sicher in der Auswertung gezeigt. Es wurden alle Akzeptanzkriterien des Validierungsplanes eingehalten. Das Verfahren ist für die Identifizierung von CBD in CannabiStada® Extrakt THC1/CBD25 mit einem Gehalt von 1 mg/ml Δ^9 -THC und 25 mg/ml CBD validiert.