

## Anleitung zum Gebrauch der modifizierten Weithals Flaschen.

Bitte den Deckel beim Autoklavieren **n i c h t** fest verschließen!

Durch den Druck und die hohe Temperatur entstehen sonst Verformungen am Deckel. Die Verformungen können eine Undichtigkeit zur Folge haben.

Ich empfehle den Deckel mit montiertem Spritzenfilter, ohne zusätzliche Aluabdeckung, nur locker aufzulegen und erst nach dem Autoklavieren >>noch im Dampfdrucktopf<< fest zu verschließen. Vorsicht heiß!

20 - 30 Minuten im Dampfdrucktopf reichen völlig um sterile Nährlösung für Flüssigmyzel herzustellen!

### Tipp:

Ich verschließe die Gläser nach dem sterilisieren zusätzlich mit einem zurechtgeschnittenen Stück Frischhaltefolie (ca. 4 cm) am Übergang vom Deckel zum Glas. Etwa 2 - 3 Wicklungen sollten reichen.

Dein Pilzleubi